



FL

TUOTEKUVAUS

Esikostutettu näytteenottotikka pintapuhtausnäytteenottoon.

SOVELLUKSET

Ainoastaan laboratoriokäyttöön. Käyttöturvallisuustiedote saatavilla.

HUOMAUTUKSET

3M ei ole evaluoinut Enviro Swab -näytteenottotikkaa.

Enviro Swab -näytteenottotikkaa ei ole testattu kaikissa ympäristöissä, tuotantoprosesseissa, kaikilla testausprotokollilla tai kaikilla mahdollisilla bakteerikannoilla.

Älä käytä Enviro Swab -näytteenottotikkaa ihmisten tai eläinten sairauksien diagnosoimiseen.

Vältä silmä- ja ihokosketusta.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Testimenetelmää valittaessa on tärkeää ymmärtää, että ulkoiset tekijät, kuten näytteenottomenetelmät, testi-protokollat, näytteen valmistelu, käsittely ja laboratoriotekniikka saattavat vaikuttaa tuloksiin.

Käyttäjän vastuulla on valita sellainen testimenetelmä, jolla voidaan evaluoida riittävä määrä matriiseita ja mikrobialisilla haasteillaan soveltuvia näytteitä siten, että valittu testimenetelmä vastaa käyttäjän kriteereitä.

Käyttäjän on myös itse varmistettava, että testausmenetelmä ja tulokset täyttävät hänen asiakkaidensa tai toimittajensa vaatimukset.

Tällä tuotteella saadut tulokset eivät takaa testattujen matriisien tai prosessien laatua, kuten eivät mitkään muutkaan testausmenetelmät.

KÄYTTÖ

Käytä jokaiseen näytealueeseen uutta Enviro Swab -tikkuja.

1. Liitä Enviro Swab -tikkuun ninilappu, jossa on näytteen tunnus.
2. Kuva 1: Irrota kieleke Enviro Swab -tikun päästä.
3. Kuva 2: Pidä putkea tiukasti toisessa kädessä ja vapauta tikku työntämällä putkilon päätä peukalollasi.
4. Kuva 3: Poista tikusta ylimääräinen laimennin painamalla sen päätä varovasti putkilon laitaa vasten. Älä koske tikun päähän tai varteen.
5. Kuva 4: Poista tikku varovasti putkilosta ja sivele sillä näytealuetta.
6. Pane tikku takaisin putkeen ja lukitse korkki lujasti painamalla.
7. Enviro Swab -näytteenottotikun testauksen tulee alkaa 48 tunnin sisällä näytteenotosta. Säilytä Enviro Swab -tikkuja 2-8 °C lämpötilassa testaukseen saakka.
8. Kuva 5: Nosta tikku varovasti putkesta ja pipetoi asepuolisesti elatusainetta putkeen niin paljon, että tikku peittyi (noin 20 ml).
9. Kuva 6: Työnnä tikku lujasti takaisin putkeen siten, että korkki suikeutuu. Sekoita hyvin koeputkisekoittimessa tai ravistelemalla.
10. Inkuboi Enviro Swab -tikku käyttämäsi pintapuhtausnäytteenottoon soveltuvan menetelmän mukaisesti.

SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Enviro Swab saattaa sisältää testin jälkeen mikro-organismeja, jotka voivat olla tartuntavaarallisia. Hävitä tikku alan hävitysstandardien mukaisesti.

Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty kaikkien pakkausten ulkopuolelle.

Kun näytteenottotikka ei ole käytössä, säilytä sitä 2 - 8°C lämpötilassa.

PT

DESCRIÇÃO

Um swab pré-umedecido para testes ambientais.

APLICAÇÕES

Use exclusivamente laboratorial. Folha de dados de segurança do material (MSDS) disponível.

PRECAUÇÕES

O Enviro Swab não foi avaliado pela 3M.

O Enviro Swab não foi testado com todos os possíveis ambientes, processos de manufatura, protocolos de testes ou todas as possíveis cepas de bactérias.

Não use o Enviro Swab no diagnóstico de doenças de seres humanos ou animais.

Evite o contato com a pele e com os olhos.

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

Ao selecionar um método de teste, é importante reconhecer que fatores externos, tais como métodos de amostragem, protocolos de teste, preparação de amostras, manuseio e técnicas laboratoriais podem influenciar os resultados.

É responsabilidade do usuário, quando selecionar qualquer método de teste, avaliar um número suficiente de amostras com as matrizes e desafios microbianos que satisfaçam o usuário de que os métodos de teste atendem aos critérios do usuário.

Também é responsabilidade do usuário determinar que quaisquer métodos de teste e resultados obtidos satisfaçam as exigências de seus clientes e/ou fornecedores.

Como ocorre com qualquer método de teste, os resultados obtidos através do uso deste produto não constituem garantia da qualidade das matrizes ou processos testados.

INSTRUÇÕES DE USO

Use um Enviro Swab novo para cada área de amostra.

1. Rotule o Enviro Swab com a identificação da amostra.
2. Figura 1: Remova a aba da extremidade do Enviro Swab.
3. Figura 2: Segure o tubo firmemente em uma mão e libere o swab, empurrando a extremidade do tubo com o polegar.
4. Figura 3: Empurre suavemente a ponta do swab para o lado do tubo, para remover o excesso de diluente. Não toque no swab ou na haste.
5. Figura 4: Remova cuidadosamente o swab do seu tubo e esfregue a área a ser amostrada.